

黑色素清除液

Melanin scavenger

货号： S0309

规格： 2×100ml

保存条件：

室温避光保存，有效期 12 个月。

简介：

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法，但这些方法有可能影响后续染色过程。BioSS 研发的黑色素清除液对组织的损伤更小，色素沉着也较少。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

产品组成：

| 名称 | 规格 | |
|------------------------|-------|---------|
| | | 2×100ml |
| | | Storage |
| S0309 (A1): 黑色素清除液-A 液 | 50ml | RT 避光 |
| S0309 (A2): 黑色素清除液-B 液 | 50ml | RT |
| S0309 (B): 漂白液 | 100ml | RT |

使用说明：

1. 切片常规脱蜡至水，镜下观察黑色素的量有多少和颜色的深浅。
2. 配制黑色素清除液：清除液 A 和 B 等比例混合，现用现配，不可久存。
3. 入黑色素清除液处理 20min ~ 4h (见注意事项 1)，蒸馏水冲洗干净。
4. 入漂白剂处理 2 ~ 5min。
5. 水洗，镜下观察色素是否除去，如未去除干净，重复 3 ~ 4 步骤。
6. 进行下游染色或免疫组化染色。

注意事项：

1. 应根据福尔马林色素的量，调整去除时间。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。